


Lave-yeux mural 3510 sans vasque Wall mounting eyewash 3510 without bowl

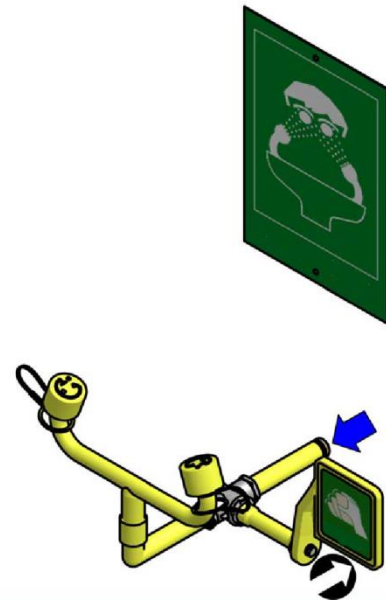

*Acier galvanisé et Résine polyamide OU Tout Inox
Galvanised steel & polyamid resin OR All Stainless Steel*

Ce lave yeux mural sans vasque permet un gain de place et est particulièrement adapté à une utilisation en laboratoire. Muni de deux érogateurs et capuchons auto-éjectables, il vous permettra un rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression.

This pedestal eyewash minimizes required space and is very easily installed. Especially suitable for laboratory uses. The activation by push handle allows the body and face decontamination by a low pressure water flow.



Caractéristiques Générales / General Features

Matériaux	Material
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11 (anticorrosion), OU Modèle Inox 304 à 316. Vannes Inox et raccords laiton, Rampe Lave-yeux (Option Acier) Palette de commande Aluminium Erogeurs et capuchons plastique	Galvanized steel pipe. Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion), OR All Stainless Steel model 304 to 316. Stainless Steel valve and brass connections, ABS Eyewash (Option : Steel) Aluminium push Handle Plastic spray heads and covers
Arrivée d'eau / Evacuation	Water inlet/output
Alimentation 1/2" BSP Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8	Water inlet 1/2" BSP Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 8
Lave-yeux	Eyewash
Activation manuelle par palette (poussoir) avec système anti-retour (enlever le ressort pré-monté) Erogeurs amovibles avec filtre à tamis pour mélange eau/air basse pression et capuchons auto-éjectables. Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Vanne 1/2" avec régulation de pression	Manual opening with push handle with anti-kickback system (remove the pre-assembled spring) Removable spray heads with mesh filter to mix water/air at a low pressure and automatic opening anti-dust covers. Flow: 22L/min for a pressure between 2 and 8 bars. Valve 1/2" with pressure regulation.
Affichage	Signalization
Panneau Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents Norme AFNOR Xo8-003	Plates Eyewash Photoluminescent with green background AFNOR Xo8-003 Standard
Dimensions	Dimensions
Voir feuillet de montage Dimensions du colis : 36x27x15 – 2.2 kg	See Assembly page Package dimensions : 36x27x15 – 2.2 kg

Options

- Rampe lave-yeux acier (Steel eyewash).



Normes / Standards
EN 15154-2, DIN 12899-3:2007,
ANSI/SEA Z358: 2009




La plus simple des solutions lave-yeux.
The better solution for the eyewash.



Conception et fabrication 100% Europe
Design & manufacturing 100% Europe

Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

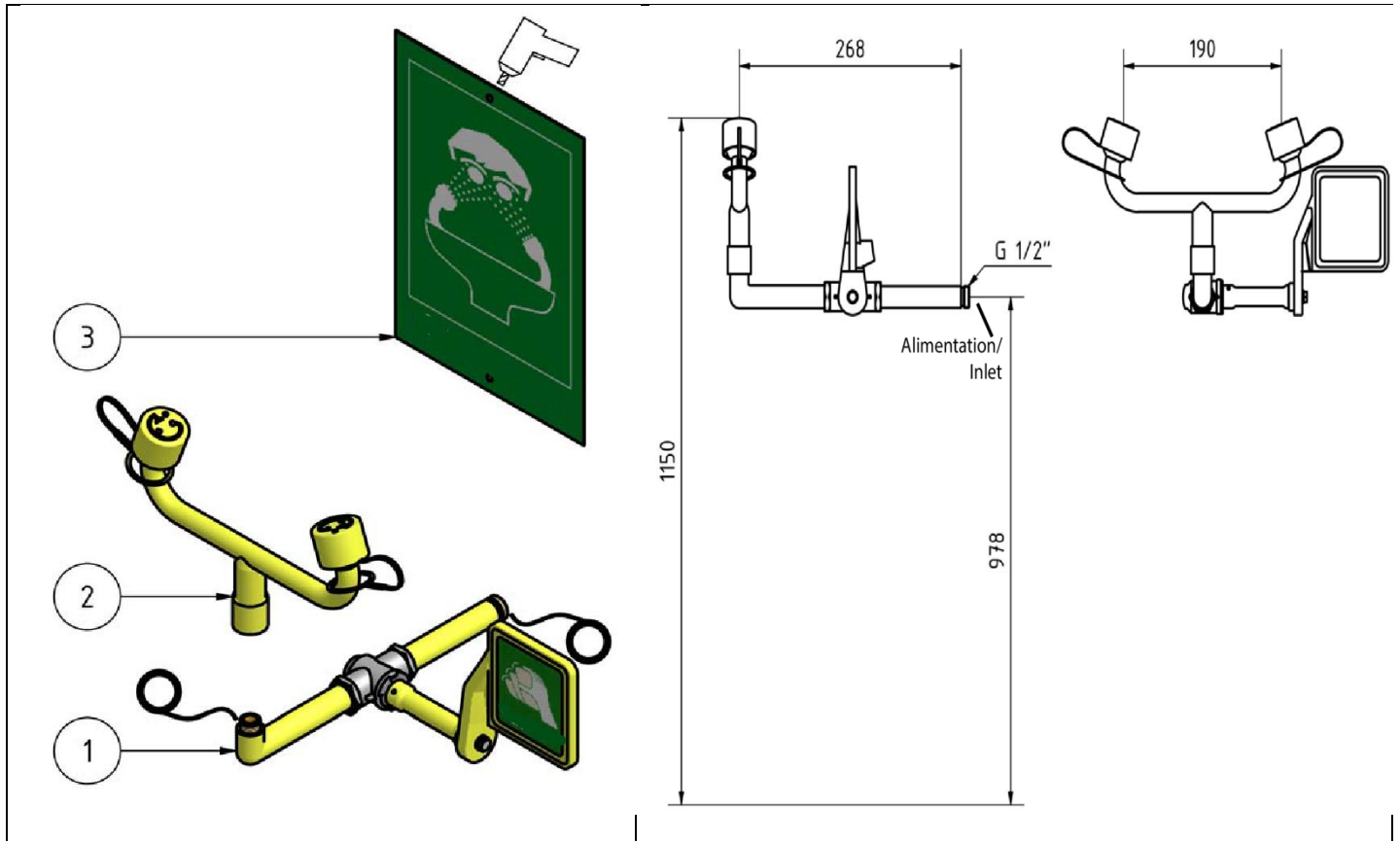

Arrivée d'eau en traverse de mur à 77cm du sol.
Water inlet through the wall, a 77cm above the ground.

1	Support mural en acier	Bracket for wall mounting, Steel
2	Rampe Lave-yeux deux sorties avec érogateurs et capuchons	Eyewash, double spray
3	Panneau d'affichage réglementaire	Signaling plate



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.

Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.

Mettre en place un test **hebdomadaire**.

Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.

The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).

A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
<ol style="list-style-type: none"> 1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement. 2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel) 3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien 4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire 5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables 6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité 7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes. 8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle). In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment. 2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels). 3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance. 4. Test must be executed every week by an internal procedure. 5. For an outdoor facility, use frost-protected or freeze-proof equipments. 6. All the personnel must know how to use correctly security equipments. 7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes. 8. Shower time: from 5 to 10 minutes.



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.

Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)